Cycle 4 Fiche Méthode





a. Les différentes parties de la console



Pour changer le mode de représentation : Graphique ou tableau, utilise la touche bleue (sous F3 et F4).

Pour visualiser d'autres mesures :

Utilise la touche orange, puis les touches de déplacement.

Pour agrandir le graphique :


Utilise la touche « F4 »,

- Avec les touches de déplacement vertical, tu peux déplacer la zone à grandir ;
- Avec F1 et F2, tu peux agrandir ou rétrécir la zone en tapant sur « OK », pour effectuer l'agrandissement choisi;

b. Régler la console de mesure

Démarrer le logiciel enregistreur par la touche F1 (image 1) de votre console VTT, puis choisir acquisition automatique (image 2);



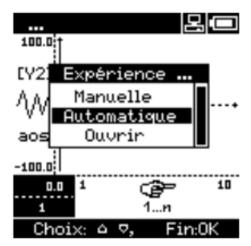

Appuyer sur le bouton de votre console pour paramétrer l'acquisition, choisir personnalisée (image 3) et paramétrer comme indiqué ci- dessous pour une distance d'environ 1 mètre (image4)





Enregistrer le paramétrage grâce au bouton Mem, puis démarrer l'acquisition avec le même bouton. Un message attente de synchro apparait alors.

L'acquisition démarre quand le choc est fait juste à côté du capteur utilisé pour la synchro.